



АНАЛИЗАТОР МУКИ И КРАХМАЛА Y37




Преимущества:

- Прост в эксплуатации, имеет надежную конструкцию
- Определение характеристик желатинизации различных типов муки и крахмала
- Два прибора в одном корпусе
- Управление напрямую с ПК
- Не требующее усилий обновление программного обеспечения с помощью удаленного доступа
- Сохранение данных и результатов в ПК
- Наличие интегрированного компьютера, что делает возможным подключение к сети Intranet
- Понятное пользователю многоязычное программное обеспечение
- Создание специальных тестов для различного применения
- Измерение активности альфа-амилазы в муке



АНАЛИЗАТОР МУКИ И КРАХМАЛА Y37

Прибор определяет свойства желатинизации и активность энзимов муки, цельнозерновой муки, рисовой, ржаной, ячменной и проч. муки. Принцип работы прибора основан на постоянном нагревании суспензии из муки и дистиллированной воды 1.5 °C/min с использованием вращающейся чаши, где усилие, возникающее при смешивании, измеряется с учетом характеристик вязкости образца. Контроль осуществляется напрямую с ПК посредством встроенной сенсорной панели. Температура прибора регулируется и отслеживается посредством программного обеспечения. Удобный интерфейс делает возможным работу с различными видами образцов, таких как крахмал, модифицированный крахмал с изменениями скорости нагрева/охлаждения и скорости вращения чаши в зависимости от применения.

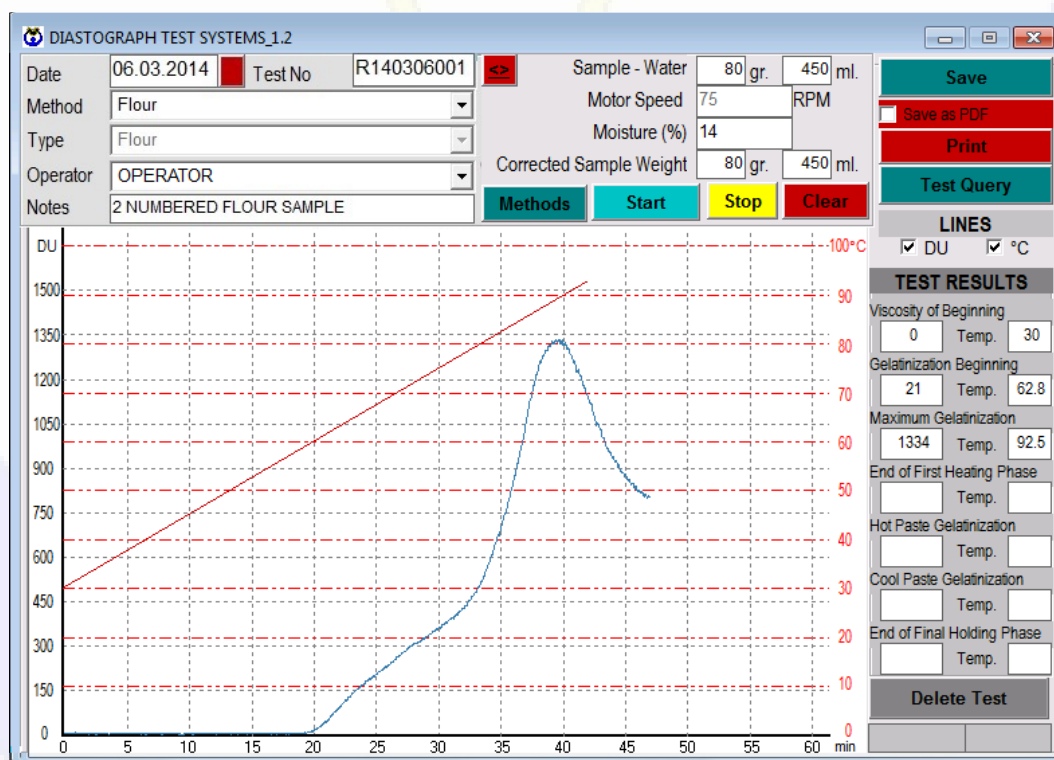


Показатели, определяемые анализатором муки и крахмала:

- Начальная вязкость
- Температура/начало желатинизации
- Макс. желатинизация
- Температура желатинизации
- Температура/вязкость в фазе нагревания/охлаждения
- Вязкость в период удерживания



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ YUCEBAS MACHINE

Удобный интерфейс делает возможным работу с различными видами образцов, таких как крахмал, модифицированный крахмал с изменениями скорости нагрева/охлаждения и скорости вращения чаши в зависимости от применения.

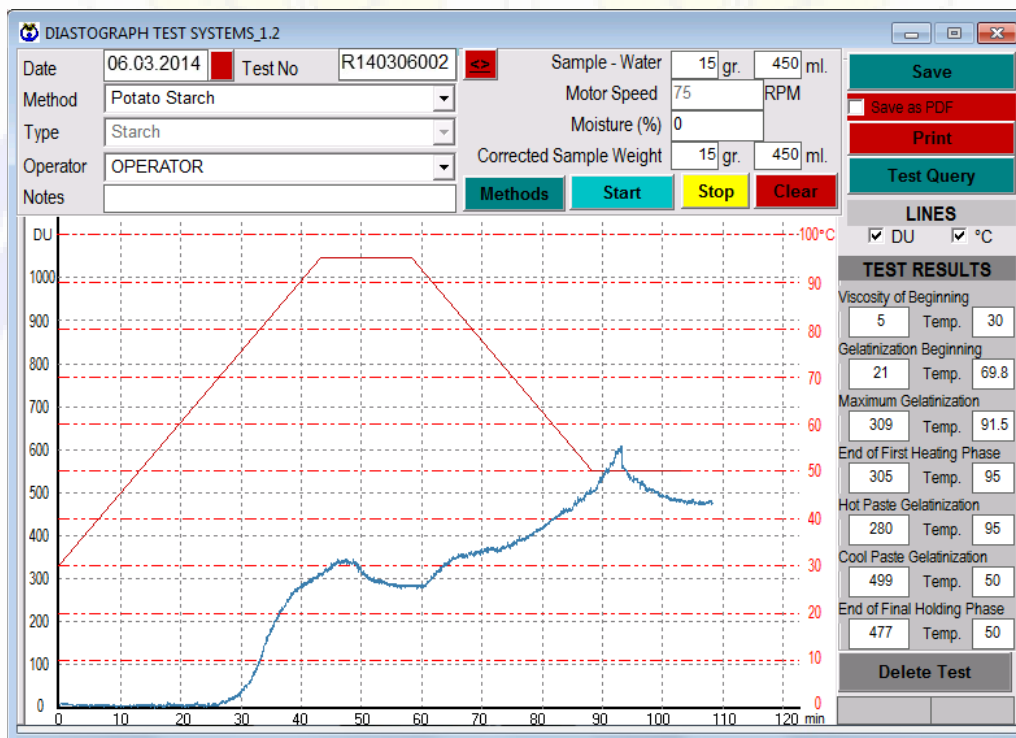

Технические характеристики:

Размеры (В x Д x Ш) : (850 мм x 650 мм x 500 мм)

Электропитание : 220 В, 50 - 60 Гц

Вес нетто : 72 кг

Объем чаши : 550 мл

Скорость вращения чаши : стандартная 75 мин⁻¹ , регулируемая 0 - 300 мин⁻¹

Скорость нагрева : стандартная 1.5°C/мин, регулируемая 0.1 - 3.0°C/мин

*В качестве опции поставляется система охлаждения с нагревом : 0.5 - 3.0°C/мин

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ YUCEBAS MACHINE

Fatih Mahallesi 451 Sokak No : 6

Helvacı / Aliaga / İZMİR / TURKEY

Тел.: + 90 232 627 90 07 - Факс : + 90 232 627 90 08

www.yucebasmakine.com.tr

info@yucebasmakine.com.tr

